


RECHERCHE D'ANTICORPS PAR L'UTILISATION DU TEST ELISA

- 1- **Repérer** les puits et **déposer** dans chacun d'eux, deux gouttes d'une solution : (une solution différente par puits)
- 2- **Laisser incuber** 15 min à température ambiante.
- 3- **Vider** la barrette en la renversant d'un geste rapide au-dessus de l'évier de manière à éviter le mélange des produits. **Tamponner** ensuite les puits sur du papier filtre pour éliminer l'excès de produits et éviter la contamination.
- 4- **Laver** les puits : **remplir** tous les puits avec la solution de lavage et vider immédiatement comme précédemment. **Répéter** 2 fois ce lavage.

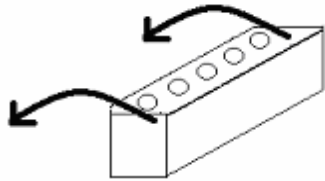

- 5- **Mettre** dans les puits 2 gouttes de la solution de conjugué Ac2 sur lequel est fixée l'enzyme peroxydase.
- 6- **Laisser** incuber 5 minutes.
- 7- **Vider** les puits et les **laver** 2 fois comme à l'étape 4.
- 8- **Mettre** dans les puits 2 gouttes de substrat de l'enzyme peroxydase. **Attendre** quelques minutes qu'une coloration éventuelle se développe.