
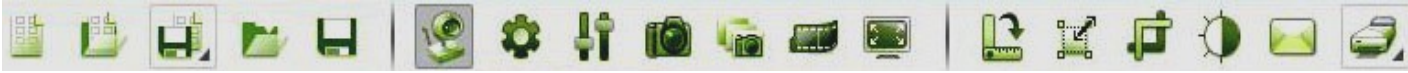


ACQUISITION D'IMAGES AVEC WINJOE

| Menu | | | | | | | | | | | Positionnement de la caméra |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------------------|---|---|---|---|---|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | | | | | | | | | | | <p>Enlever l'oculaire du microscope et introduire dans le tube optique, la caméra.</p> <p>Vérifier que la caméra est reliée à l'ordinateur par un câble USB.</p> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Ouvrir un fichier | 7 | Capture vidéo | | | | | | | | |
| 2 | Enregistrer | 8 | Plein écran | | | | | | | | |
| 3 | Activer la caméra | 9 | Redimensionner l'image | | | | | | | | |
| 4 | Paramétrage | 10 | Recadrer l'image | | | | | | | | |
| 5 | Réglages (contraste....) | 11 | Imprimer | | | | | | | | |
| 6 | Capturer image | | | | | | | | | | |

Acquérir une image

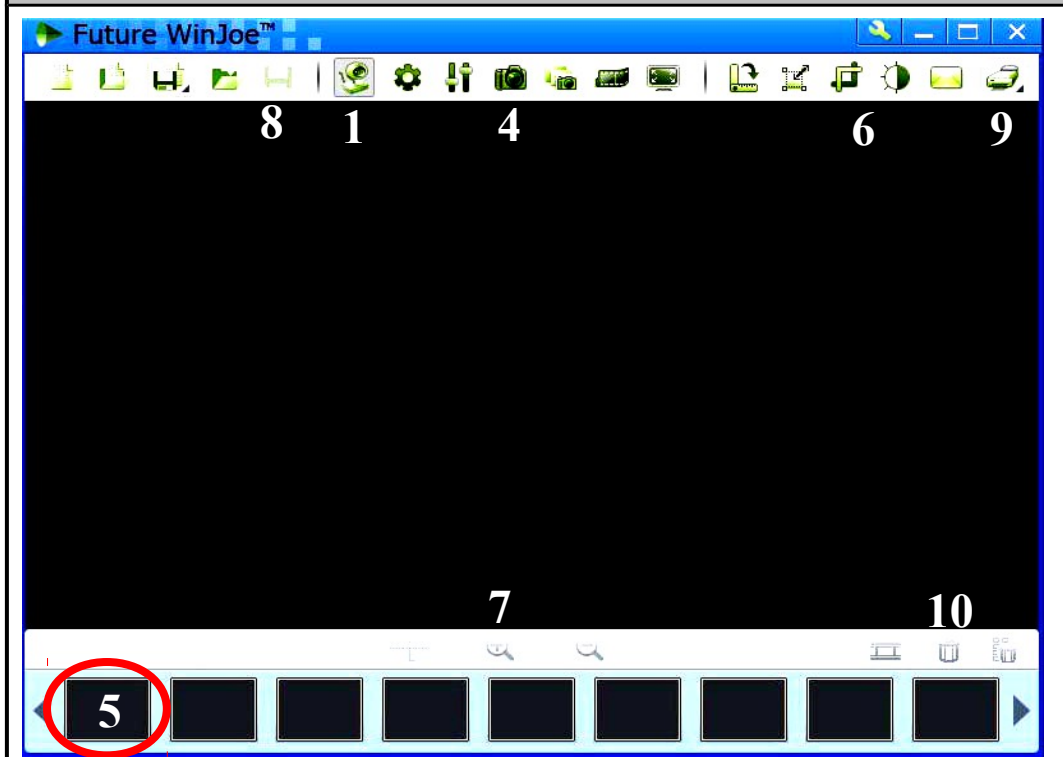

1. **Activer** la caméra.
2. **Placer** sous l'objectif, l'objet dont vous désirez réaliser une acquisition numérique.
3. **Réaliser** la mise au point à l'aide du microscope (netteté, éclairage....) pour obtenir la meilleure observation possible.
4. **Acquérir** l'image.
5. **Cliquer** sur l'image « acquise » présente dans la pellicule en bas de la fenêtre
6. **Redimensionner** ou **recadrer** l'image si besoin.
7. **Zoomer** l'image si nécessaire pour observer des détails
8. **Enregistrer** ou
9. **Imprimer** l'image.