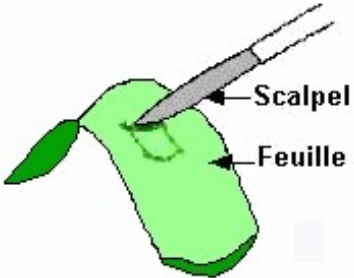
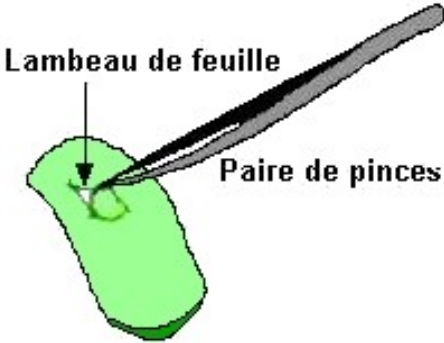


## PRÉLEVEMENT D'UN FRAGMENT D'ÉPIDERME FOLIAIRE

Matériel	Colorants éventuels
<ul style="list-style-type: none"><li>- Scalpel, paire de pinces fines, paire de ciseaux fins, aiguille montée</li><li>- Lame, lamelle</li><li>- Eau</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rouge neutre</li><li>- Bleu de méthylène</li></ul>
Prélèvement	
<p><b>1 - Découper</b> un petit carré d'épiderme (utiliser un scalpel ou une paire de ciseaux fins).</p>  <p>The diagram shows a green leaf with a scalpel cutting a small square piece from its surface. Labels 'Scalpel' and 'Feuille' point to the respective objects.</p>	<p><b>2 - Prélever</b> le carré à l'aide d'une paire de pinces fines.</p>  <p>The diagram shows a pair of tweezers picking up a small square piece of leaf. Labels 'Lambeau de feuille' and 'Paire de pinces' point to the fragment and the tweezers respectively.</p>