


## « Fiche technique réalisation d'une immunodiffusion de Mancini »

Gabarit de perçage des puits dans la gélose

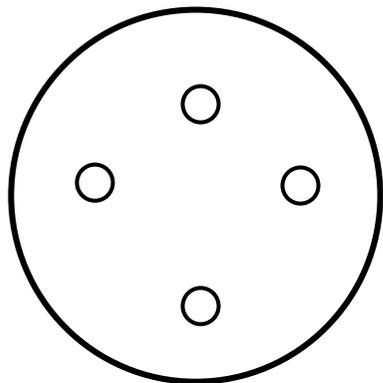

- **Creuser** à l'aide du tube emporte-pièce le nombre de puits nécessaires dans la gélose.
- **Éliminer** les disques de gélose avec le cure-dent si nécessaire.
- **Remplir** les différents puits avec 20 $\mu$ L (2gouttes) de solution à tester ; veiller à ne pas déborder des puits
- **Fermer** la boîte.
- **Observer** les résultats au bout de 15 minutes environ sur fond noir.