

## DILACERATION D'UN MUSCLE

Préparation du matériel biologique	
Muscle	
<b>Matériel de dissection</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 paire de ciseaux fins</li><li>- 1 paire de pinces fines</li><li>- 1 lame</li><li>- 1 lamelle</li><li>- 1 épingle à tête ou 1 aiguille lancéolée</li></ul>	
<b>Technique</b>	
<b>1 - Prélèvement du muscle</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Couper un petit fragment de muscle (1 cm de long sur 1 à 2 mm maximum d'épaisseur)</li></ul>	
<b>2 - Dilacération du muscle</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Poser le fragment de muscle sur la lame</li><li>• Mettre une goutte de sérum physiologique</li><li>• Maintenir une extrémité du muscle avec la pince</li><li>• Peigner le muscle à l'aide de l'épingle (toujours dans le même sens) ou l'aiguille lancéolée</li><li>• Remettre si nécessaire du sérum physiologique</li><li>• Placer la lamelle puis observer au microscope</li></ul>	